

3M™ 希釈水 9mL PBS

(リン酸緩衝生理食塩水)


片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。

- 1mL刻みの目盛り付き容器なので、正確に希釈できます。
- 口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。
- 自立できる安定した形状です。




開封方法

タブを親指で押しなが
ら上に押し上げてくださ
い。

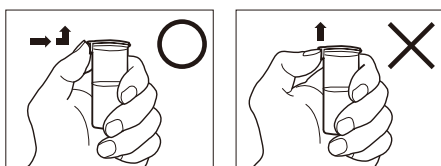

カートン内パッケージ

20本毎にシュリンクパック包装、
カートンから取り出しやすい仕様です。
※パッケージは予告なく変更される事があります

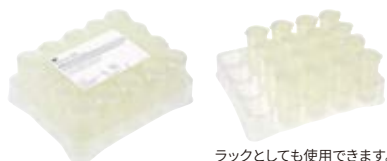

ラックとしても使用できます。

保存方法・有効期限・廃棄方法

保存方法

直射日光を避けて、0～25℃で保存してください。

有効期限

製造より12ヶ月

廃棄方法

使用後は、菌の有無に関わらず、
必ずオートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）などを
用いて滅菌後、法令に従い廃棄してください。

仕様

内容物	リン酸緩衝生理食塩水
照射処理	γ線照射 15kGy
容量	9mL
容器形状	高さ62.2mm 開口部直径21mm 底部直径23.5mm
ラック材質	PET

成分 (精製水1L当たり)	リン酸二水素カリウム 0.0425g 塩化ナトリウム 8.5g
pH	6.8～7.2
容器材質	ポリプロピレン
パッケージ フィルム	ポリオレフィン

製品番号	製品名	入目/箱
D9PBS	3M™ 希釈水 9mL PBS	400本

※発注単位は箱単位です。※製品名、製品番号、価格は予告なく改訂することがあります。

取扱店

Web

3M、Petrifilm、ペトリフィルムは3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
フードセーフティ製品部
<http://go.3M.com/foodsafety.jp>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
MIC-087-H (0120)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）