

# 3M™ 希釈水 9mL PBS

(リン酸緩衝生理食塩水)


片手で簡単に開封できるワンタッチタイプなので、作業性が向上します。

- 1mL刻みの目盛り付き容器なので、正確に希釈できます。
- 口径が広いので、ピペットが接触しにくいです。
- 自立できる安定した形状です。




## 開封方法

タブを親指で押しなが  
ら上に押し上げてくださ  
い。

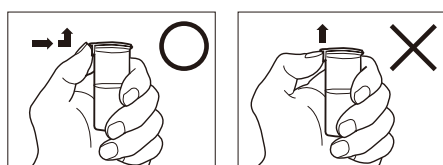

## カートン内パッケージ

20本毎にシュリンクパック包装、  
カートンから取り出しやすい仕様です。  
※パッケージは予告なく変更される事があります

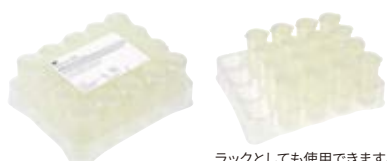

## 保存方法・有効期限・廃棄方法

**保存方法**  
直射日光を避けて、0～25℃で保存してください。

**有効期限**  
製造より12ヶ月

**廃棄方法**  
使用後は、菌の有無に関わらず、  
必ずオートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）などを  
用いて滅菌後、法令に従い廃棄してください。

## 仕様

内容物	リン酸緩衝生理食塩水
照射処理	γ線照射 15kGy
容量	9mL
容器形状	高さ62.2mm 開口部直径21mm 底部直径23.5mm
ラック材質	PET

成分 (精製水1L当たり)	リン酸二水素カリウム 0.0425g 塩化ナトリウム 8.5g
pH	6.8～7.2
容器材質	ポリプロピレン
パッケージ フィルム	ポリオレフィン

製品番号	製品名	入目/箱
D9PBS	3M™ 希釈水 9mL PBS	400本

※発注単位は箱単位です。※製品名、製品番号、価格は予告なく改訂することがあります。

取扱店

Web

3M, Petrifilm, ペトリフィルムは3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
フードセーフティ事業部  
<http://go.3M.com/foodsafety.jp>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2021. All Rights Reserved.  
MIC-087-I (1021)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)