


# Placa Petrifilm<sup>MR</sup> para Recuento de Mohos y Levaduras Cat. 6407, 6417 Ficha Técnica



## Descripción

La placa Petrifilm<sup>MR</sup> para el Recuento de Mohos y Levaduras es un medio de cultivo listo para usar que contiene nutrientes de “Sabhi”, dos antibióticos (clorotetraciclina y cloramfenicol), indicador de fosfatos (BCIP) un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador que facilita el recuento.

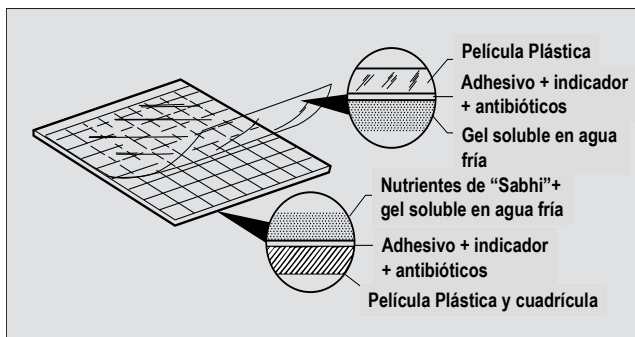

## Aplicaciones

Las placas Petrifilm<sup>MR</sup> para Recuento de Mohos y Levaduras pueden ser usadas para la determinación de mohos y levaduras en:

- Alimentos
- Monitoreo ambiental:
  - Monitoreo de superficies (áreas de proceso, etc.)
  - Monitoreo del aire

## Fácil de usar

Las placas Petrifilm<sup>MR</sup> son rápidas y fáciles de usar, siguiendo los pasos a continuación descritos:

- Preparar la muestra
- Inocular y distribuir 1 ml de la muestra sobre la placa Petrifilm<sup>MR</sup>
- Incubar a la temperatura apropiada durante 5 días.
- Contar todas las colonias.

## Vida Útil

- Producto sellado:
  - A Temperatura  $\leq 8^{\circ}\text{C}$ : 18 meses desde fecha de manufactura
- Producto abierto:
  - A Temperatura ambiente: 1 mes
  - A Temperatura de congelación: hasta fecha de vencimiento.

## Beneficios

Las placas Petrifilm<sup>MR</sup> entregan los siguientes beneficios:

- Aumento en la **Productividad** del laboratorio, permitiendo una optimización de recursos y mano de obra.
- Estandarización** de la metodología, lo que se traduce en una menor variabilidad y por ende en resultados consistentes.
- Confiablez** 3M: placas aprobadas internacionalmente y fabricadas bajo normas ISO 9001.

## Reconocimientos

Las placas Petrifilm<sup>MR</sup> para Recuento de Mohos y Levaduras cuentan con reconocimientos a nivel internacional:

- AOAC
- APHA
- NordVal
- Canadá, Poland, entre otros

# Placa Petrifilm<sup>MR</sup> para Recuento de Mohos y Levaduras Cat. 6407, 6417 Ficha Técnica



## ■ Requerimientos

Para el uso de las placas Petrifilm<sup>MR</sup> para Recuento de Mohos y Levaduras, usted necesitará la siguiente implementación:

- Diluyentes estériles (use alguno de los siguientes diluyentes: tampón Butterfield, agua peptonada al 0,1%, diluyente de sal peptonada (método ISO 6887), Agua peptonada tamponada, solución salina (0,85 a 0,90%), caldo letheen libre de bisulfito, o agua destilada)
- Material de laboratorio (pipetas, vasos, bolsas de muestreo, balanzas, etc.)
- Refrigerador para el almacenamiento de placas (Nota: los envases de placas Petrifilm<sup>MR</sup> sellados deben ser almacenados a Temperaturas  $\leq 8$  °C. Una vez abiertos se almacenan a Temperatura ambiente).
- Método de destrucción de placas usadas. (Autoclave o Incineración).

## ■ Presentación

Las placas Petrifilm<sup>MR</sup> para Recuento de Mohos y Levaduras (50 unidades) se presentan empacadas en bolsas de foil de aluminio que las protegen de la humedad y de la luz (tienen componentes fotosensibles).

Código Corto	Descripción Producto	Unid/caja
6407	Petrifilm Recuento de Mohos y Levaduras	100 Placas
6417	Petrifilm Recuento de Mohos y Levaduras	1000 Placas