

# 3M™ Enjuague carcasa de Aves con peptona

## Ficha Técnica (BRBPW400)



### ■ Descripción

Los frascos de 3M™ Enjuague carcasa para Aves vienen previamente rellenos con 400 mL de agua peptonada tamponada. 3M Enjuague para Aves le ahorrará tiempo y aumenta la productividad de los muestreos. La amplia abertura del frasco hace que sea fácil verter el caldo y el sello ofrece la seguridad de que el producto no ha sido abierto.

### ■ Uso

1. Desenrosque y quite la tapa del frasco de 3M Enjuague para Aves.
2. Colóquese guantes.
3. Para quitar el sello, tome la tira y despréndala del extremo del frasco, extrayendo el sello del frasco hasta quitarlo.
4. Vierta el diluyente 3M Enjuague para Aves en la bolsa que contiene la carcasa.
5. Siga el protocolo definido para el enjuague de carcadas de aves.
6. Luego del enjuague, vierta el líquido de enjuague de la muestra en el frasco y cierre la tapa.

### ■ Ventajas

- Liviano.
- Botella plástica resistente PET.
- Transparente, permite ver el líquido.
- Cumple requerimientos USDA.

### ■ Almacenamiento

Almacenar sin abrir a temperaturas 20 a 25°C

### ■ Características

- Resistente a golpes
- Misma claridad del vidrio
- Fácil de manejar
- Vida útil 1 año desde la fecha de manufactura
- Esterilizadas con radiación gamma

### ■ Presentación

Código Corto	Descripción Producto	Un/Caja
BRBPW400	Enjuague carcasa para Aves	35/caja